

# CONTRÔLE DU NETTOYAGE ET DE LA DÉSINFECTION


## TESTS SIMPLES ET RAPIDES

### CONTRÔLE DU NETTOYAGE EN 10 MINUTES PAR ÉCOUVILLONNAGE


Vous pouvez utiliser l'un des trois tests suivants **pour contrôler en seulement 10 minutes le nettoyage** des surfaces et du matériel. Pour chacun de ces tests, il suffit d'écouvillonner la surface avec l'écouvillon fourni, puis de mettre l'écouvillon dans le tube contenant le réactif.

Si le réactif du tube devient **vert** en moins de 10 minutes, alors la surface est **propre**, s'il devient **violet** alors la surface est **sale**.


Ajouter le réactif dans le tube, jusqu'au trait.



Écouvillonner.




Placer l'écouvillon dans le tube. Après 10 min :

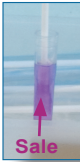


Réactif devenu vert = surface propre.

Réactif devenu violet = surface sale.


Écouvillonner.



Casser l'ampoule située dans le tube pour libérer le réactif.




Placer l'écouvillon dans le tube. Après 10 min :




Réactif devenu vert = surface propre.

Réactif devenu violet = surface sale.


Écouvillonner.



Introduire l'écouvillon dans le tube.



Après 10 minutes :



Réactif devenu vert = surface propre.

Réactif devenu violet = surface sale.

047600	Pack de 24 tests HYGI-PLUS	42,45 € HT 40,15 € HT (31/03/17)	047460	Pack de 10 tests Clean-Test™	30,80 € H.T.
			047450	Pack de 50 tests Clean-Test™	123,60 € H.T.
			047420	Pack de 10 tests Clean-Trace™	34,90 € H.T.
			046420V	Pack de 50 tests Clean-Trace™	162,50 € H.T.

### CONTRÔLE DU NETTOYAGE EN 15 SECONDES AVEC UN LUMINOMÈTRE

Le luminomètre vous permet de **contrôler l'efficacité du nettoyage en 15 secondes**. Il suffit d'écouvillonner la surface, puis d'introduire l'écouvillon dans le luminomètre. Ce dernier vous indique alors si votre surface est propre ou sale.

Le luminomètre mémorise jusqu'à 500 résultats. Vous pouvez les transférer et les visualiser sur votre PC.



**Frottez** / **Brisez** / **Pressez**

**Mesure et gestion des données**

**Insérez l'échantillon** / **Démarrez la mesure** / **Déchargez les informations sur PC ou les conserver dans l'appareil**


15 secs




120018	Luminomètre	1340,00 € H.T.
120019	Pack de 100 écouvillons	269,00 € H.T.

### TESTS SALMONELLES, LISTERIAS, STAPHYLOCOQUES, E.COLI EN 18 H À 24 H


Les écouvillons et les lames gélosées permettent de contrôler la présence ou l'absence de Salmonelles, Listerias et Staphylocoques **en 18 à 24 heures**. Les lames gélosées permettent également de différencier les E.Coli.




Écouvillonner.




Introduire l'écouvillon dans le tube contenant la gélose.




Incuber dans une étuve pendant 18 à 24 h à 35-37°C selon le test.




Comparer la couleur de la gélose à celle du mode d'emploi = présence ou absence des bactéries recherchées.



Appliquer la lame gélosée sur la surface.



L'incuber dans une étuve pendant 18 à 24 h à 35-37°C.



Compter les colonies.

000051	Pack de 6 écouvillons Flore totale	15,65 € H.T.
000055	Pack de 6 écouvillons Listérias	15,65 € H.T.
000057	Pack de 6 écouvillons Salmonelles	15,65 € H.T.
000053	Pack de 6 écouvillons E.Coli + Coliformes	15,65 € H.T.
020182	Pack de 20 lames gélosées pliantes E.Coli - Coliformes / Salmonelles	33,10 € H.T.
020184	Pack de 20 lames gélosées pliantes E.Coli - Coliformes / Staphylocoques	33,10 € H.T.
020180	Pack de 20 lames gélosées pliantes E.Coli - Coliformes / Flore totale	30,40 € H.T.