

CONTRÔLE DU NETTOYAGE ET DE LA DÉSINFECTION TESTS SIMPLES ET RAPIDES

CONTRÔLE DU NETTOYAGE EN 10 MINUTES PAR ÉCOUVILLONNAGE

Vous pouvez utiliser l'un des trois tests suivants **pour contrôler en seulement 10 minutes le nettoyage** des surfaces et du matériel. Pour chacun de ces tests, il suffit d'écouvillonner la surface avec l'écouvillon fourni, puis de mettre l'écouvillon dans le tube contenant le réactif. Si le réactif du tube devient **vert** en moins de 10 minutes, alors la surface est **propre**, s'il devient **violet** alors la surface est **sale**.


Ajouter le réactif dans le tube, jusqu'au trait.



Écouvillonner.



Placer l'écouvillon dans le tube. Après 10 min :

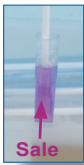

Réactif devenu vert = surface propre.

Réactif devenu violet = surface sale.

Écouvillonner.



Casser l'ampoule située dans le tube pour libérer le réactif.



Placer l'écouvillon dans le tube. Après 10 min :

Réactif devenu vert = surface propre.

Réactif devenu violet = surface sale.

Sale

Écouvillonner.



Introduire l'écouvillon dans le tube.



Après 10 minutes :

Réactif devenu vert = surface propre.

Réactif devenu violet = surface sale.



Sale

Propre

Réactif

047600

Pack de 24 tests HYGI-PLUS

43,95 € HT
41,60 € HT
(31/03/19)

047460

Pack de 10 tests Clean-Test™

30,80 € H.T.

047450

Pack de 50 tests Clean-Test™

123,60 € H.T.

047420

Pack de 10 tests Clean-Trace™

36,50 € H.T.

046420V

Pack de 50 tests Clean-Trace™

169,95 € H.T.

CONTRÔLE INSTANTANÉ DU NETTOYAGE

Écouvillonner la surface (le réactif est incorporé dans l'écouvillon).

Le résultat est instantané. Réactif devenu vert = surface propre.

Réactif devenu bleu ou violet = surface sale.



047100V


Pack de 24 tests Clean Control

69,90 € H.T.

CONTRÔLE DU NETTOYAGE EN 15 SECONDES

Le luminomètre vous permet de **contrôler l'efficacité du nettoyage en 15 secondes**. Écouvillonner la surface, introduire l'écouvillon dans le luminomètre, puis lire le résultat : surface propre ou sale.

Vous pouvez transférer les résultats sur votre PC.

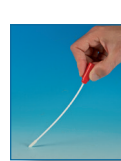

120018

Luminomètre

1520,00 € H.T.

120019

Pack de 100 écouvillons

275,00 € H.T.

TESTS SALMONELLES, LISTERIAS, STAPHYLOCOQUES, E.COLI EN 18 H À 24 H

Les écouvillons et les lames gélosées permettent de contrôler la présence ou l'absence de Salmonelles, Listerias et Staphylocoques **en 18 à 24 heures**. Les lames gélosées permettent également de différencier les E.Coli.



Écouvillonner.



Introduire l'écouvillon dans le tube contenant la gélose.



Incuber dans une étuve pendant 18 à 24 h à 35-37°C selon le test.



Comparer la couleur de la gélose à celle du mode d'emploi = présence ou absence des bactéries recherchées.



Appliquer la lame gélosée sur la surface.



L'incuber dans une étuve pendant 18 à 24 h à 35-37°C.



Compter les colonies.

000051

Pack de 6 écouvillons Flore totale

15,65 € H.T.

000055

Pack de 6 écouvillons Listérias

15,65 € H.T.

000057V

Pack de 6 écouvillons Salmonelles

15,65 € H.T.

000053

Pack de 6 écouvillons E.Coli + Coliformes

15,65 € H.T.

020182

Pack de 20 lames gélosées pliantes E.Coli - Coliformes / Salmonelles

32,00 € H.T.

020184

Pack de 20 lames gélosées pliantes E.Coli - Coliformes / Staphylocoques

32,90 € H.T.

020180

Pack de 20 lames gélosées pliantes E.Coli - Coliformes / Flore totale

32,90 € H.T.